

碘液使用说明书

【货号】 P-72

【用途】

1. 用于配制四硫磺酸钠煌绿增菌液 (FDA BAM、GB、SN 标准);
2. 用于配制 Mueller-Kauffmann 氏四硫磺酸钠肉汤(GB);
3. 用于配制四硫磺酸钠亮绿增菌液 (药典);
4. 用于配制 CM235 MKTTn 肉汤 (ISO 标准)。

【规格】 1mL/支×20

【成分】

碘、碘化钾

【用法】

1. 无菌加入 P-72 碘液一支与 P-73 0.1%煌绿水溶液一支至 100mL 煮沸灭菌后冷却至 50°C的 CM203 四硫磺酸钠煌绿增菌液基础中，混合均匀后制成四硫磺酸钠煌绿增菌液，现配现用，不宜久置；
2. 无菌加入 P-72 碘液一支与 P-73 0.1%煌绿水溶液一支至 100mL 煮沸灭菌后冷却至 45°C的 CM203B Mueller-Kauffmann 氏四硫磺酸钠肉汤基础中，混合均匀后制成 Mueller-Kauffmann 氏四硫磺酸钠肉汤，现配现用，不宜久置；
3. 无菌加入 P-72 碘液一支与 P-73 0.1%煌绿水溶液一支至 100mL 煮沸灭菌后冷却至 50°C的 CP203A 四硫磺酸钠亮绿增菌液基础中，混合均匀后制成四硫磺酸钠亮绿增菌液，现配现用，不宜久置；
4. 无菌加入 P-72 碘液一支至 100mL 煮沸灭菌后冷却至 50°C的 CM235 MKTTn 肉汤基础中，混合均匀后制成 CM235 MKTTn 肉汤，现配现用，不宜久置。

【保存】

2-8°C避光保存一年。

【产品资料下载】

质检报告和化学品安全技术说明书 (MSDS) 可登录陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>, 在“质检报告”和“MSDS”页面，输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的，不用于临床诊断或治疗。