

抗生素混合液使用说明书

【货号】 P-77

【用途】 用于弯曲杆菌的选择性分离培养。（GB 标准）

【规格】 5支/盒

【成分】 万古霉素 1.0mg，多粘菌素 B 250IU

【用法】

每 100mL CM128 改良 Camp-BAP 琼脂培养基基础加入 P-77 抗生素混合液（万古霉素 1.0mg、多粘菌素 B250IU）和 P-78（两性霉素 B 0.2mg、头孢霉素 1.5mg 混合液）各 1 支，以及脱纤维羊血 5mL，混匀后倾注平板备用。

【保存】

2°C-8°C避光保存 1 年。

【产品资料下载】

质检报告和化学品安全技术说明书（MSDS）可登录陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>,

在“质检报告”和“MSDS”页面，输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的，不用于临床诊断或治疗。